

Artikel:	<b>Multi-Gerätehalterung RD</b>
Artikel-Nr:	<b>12315</b>
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für <b>FLOxPAP III</b>

**Finale Position** des Geräts FLOxPAP III




Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung

Positionierung und Gurtpositionen für **FLOxPAP III**


**Linke Geräte-Seite**

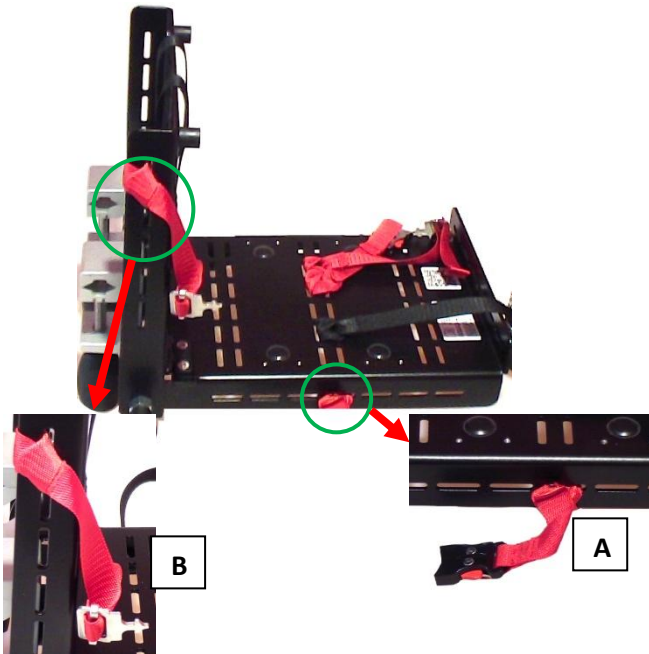

**A.** Roter Gurt mit Kupplung:  
in das mittlere Loch an der Bodenseite

**B.** Roter Gurt mit Stecker:  
5. Loch oberhalb des Rastbolzens

**Bodenplatte (mittlere Reihe)**

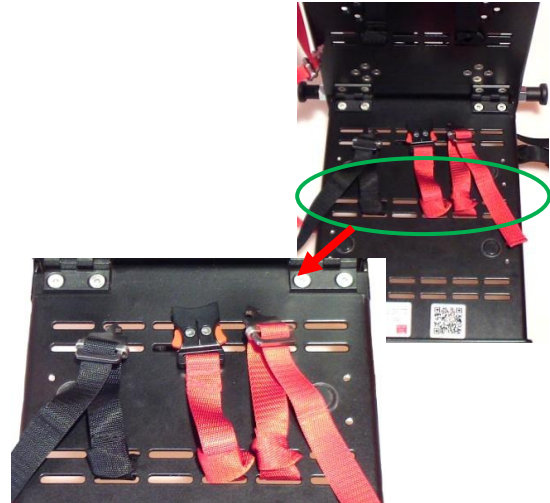


Schwarzer Gurt mit Stecker:  
2. Loch von Links

Roter Gurt mit Kupplung:  
4. Loch von Links

Roter Gurt mit Stecker:  
5. Loch von Links

**Rechte Geräte-Seite**

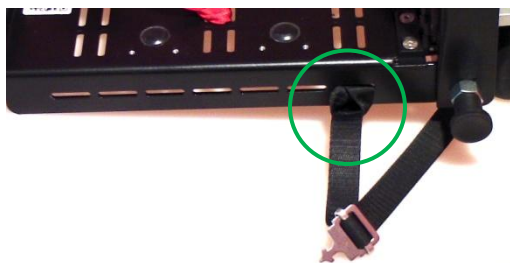


Schwarzer Gurt mit Stecker:  
1. Loch von rechts

**Rückenwand (untere Reihe)**



zwei schwarzen Gurte mit Kupplung:  
2. Loch von links  
5. Loch von links

**Gesamtansicht Gurte**

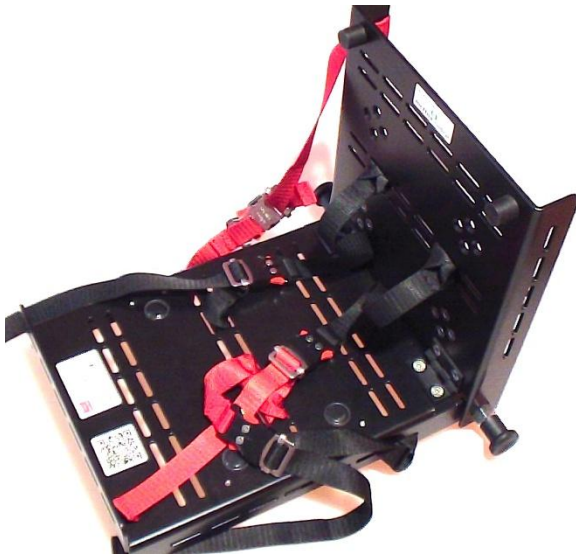

**Gesamtansicht Gurte + Gerät**




**Aufstellposition/Anschlüsse**



- Anschlüsse des **FLOxPAP III** müssen immer frei bleiben (siehe grüne Markierungen )
- Alle Gurtverschlüsse wie im Bilder Platzieren (nicht an der Gerätekante)

**Aufstellposition/Anschlüsse**

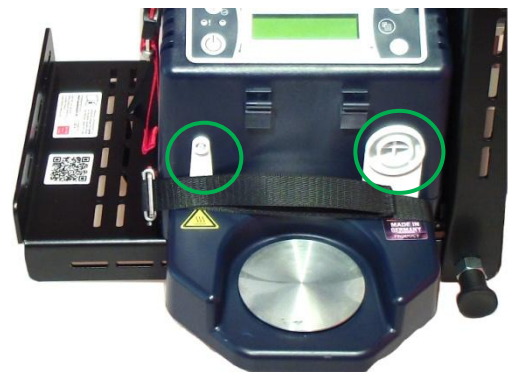

- Das Gerät bündig an die Rückwand anstellen. Vorne bleibt ein Freiraum
- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schließen und fest anziehen.

**Sicherheitshinweis**

Verwenden Sie beim Transport des Geräts FLOxPAP III **kein** Becherglas auf der Heizplatte